

Тестеры на запах Scharfenberger

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajq@nt-rt.ru || сайт: <https://labc.nt-rt.ru/>

Prüfung des Geruchsüberganges von Lebensmittel-Bedarfsgegenständen* in den Luftraum für die olfaktorische Bestimmung des Eigengeruchs der Ober- und Unterseite mit der menschlichen Nase in Abhängigkeit einer Lagerungstemperatur und Lagerungszeit.

Die Geruchswahrnehmung und die Geruchsqualität werden durch ein Prüfpanel auf ihre hedonische Wirkung beurteilt. Gesamtinhalt: 120 ml, Inhalt pro Kammer: 60 ml,

Kammer-Werkstoff: DURAN®-Laborglas

Da die zu prüfenden Musterstücke (Platten, Folien) von Bedarfsgegenständen nur mit einem inerten Material in Berührung kommen sollen, ist der Geruchstester nach Scharfenberger aus DURAN®-Laborglas gefertigt. Er enthält 2 Kammern, die eingangsseitig jeweils mit einem planen HV50-Glasflansch und ausgangsseitig mit jeweils einer NS45-Schliffhülse versehen sind. Diese werden mit einem NS45-Schliffstopfen verschlossen und mit je einer HWS-Edelstahl-Schliffklammer gesichert. Das Prüfmuster wird als Ronde zwischen die beiden HV50-Glasflansche gelegt und mit einem Schnellverschluss aus Pressmasse mit Rändel-Schrauben aus VA von außen fixiert. Der NS45-Schliffstopfen weist einen abgeflachten Boden auf, um das Kammervolumen von 60 ml zu gewährleisten. Für den Prüfzeitraum wird der Geruchstester in einer Einhängenvorrichtung aus Aluminium in Abhängigkeit von einer Zeit und einer Temperatur gelagert. Nach Entfernung der NS45-Schliffstopfen wird mit der Nase in der NS45-Schliffhülse die Geruchsprüfung durchgeführt.

*** Bedarfsgegenstände sind:**

1. Materialien und Gegenstände im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4), die durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 (ABl. L 188 vom 18.07.2009, S. 14) geändert worden ist,
2. Packungen, Behältnisse oder sonstige Umhüllungen, die dazu bestimmt sind, mit kosmetischen Mitteln in Berührung zu kommen,
3. Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit den Schleimhäuten des Mundes in Berührung zu kommen,
4. Gegenstände, die zur Körperpflege bestimmt sind,
5. Spielwaren und Scherzartikel,
6. Gegenstände, die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Berührung zu kommen, wie Bekleidungsgegenstände, Bettwäsche, Masken, Perücken, Haarteile, künstliche Wimpern, Armbänder,

7. Reinigungs- und Pflegemittel, die für den häuslichen Bedarf oder für Bedarfsgegenstände im Sinne der Nummer 1 bestimmt sind,
8. Imprägnierungsmittel und sonstige Ausrüstungsmittel für Bedarfsgegenstände im Sinne der Nummer 6, die für den häuslichen Bedarf bestimmt sind,
9. Mittel und Gegenstände zur Geruchsverbesserung in Räumen, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

Aus "Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S.1426), das durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. November 2016 (BGBl. I S. 2656) geändert worden ist."

Geruchstester nach Scharfenberger komplett **Art.-Nr.: 280-0085915**

mit Einhängenvorrichtung aus Alu für die olfaktorische Bestimmung des Eigengeruchs der Ober- und Unterseite mit der menschlichen Nase in Abhängigkeit der Lagerungstemperatur und Lagerungszeit.

Technische Daten:

1 x Glassatz aus DURAN®-Laborglas bestehend aus 2 x NS45-Stopfen mit geschlossenem Flachboden und Griffbund, 2 x HWS-Edelstahl-Schliffklemmen für Kegel-Normschliffverbindungen, 1 x Schnellverschluss aus Pressmasse mit Rändel-Schrauben aus Edelstahl für die beiden Planschliffansche HV50 und 1 x Einhängenvorrichtung aus Aluminium

Gesamtinhalt: 120 ml, Inhalt pro Kammer: 60 ml



**Glassatz für Geruchstester nach Scharfenberger
Art.-Nr.: 120-0085946**

aus DURAN®-Laborglas bestehend aus:

2 x NS45-Stopfen mit geschlossenem Flachboden und geformtem Griff ,
2 x HWS-Edelstahl-Schliffklemmen für Kegel-Normschliffverbindungen und
2 x HV50 Planflansche mit angeschmolzener NS45 Schliffhülse, freies Volumen von
Schliffstopfen-Unterkante bis Planflansch (Inhalt pro Kammer): je ca. 60 ml, Ge-
samtinhalt: 120 ml

**Schnellverschluss aus Pressmasse
Art.-Nr.: 120-0186452**

(ohne StehfüÙe!) für Glasflasche NW50 /HV50 mit Rändel-Schrauben aus Edelstahl:


- für Permeationmesszelle „BIGA-Zelle/IFA-Zelle“ EN 16523-1 (EN 374-3)
- für Permeationmesszelle „Fluidzelle ohne Temperiermantel“ EN 16523-1 (EN 374-3)
- für Geruchstester nach Scharfenberger



Einhängevorrichtung aus Alu silber**Art.-Nr.: 120-0174169**

mit 3 Stegen, h = ca. 250 mm, AØ unten: ca. 170 mm, AØ oben: ca. 115 mm, IØ oben: ca. 66 mm einsetzbar:

- für Geruchstester nach Scharfenberger
- für Scheidetrichter

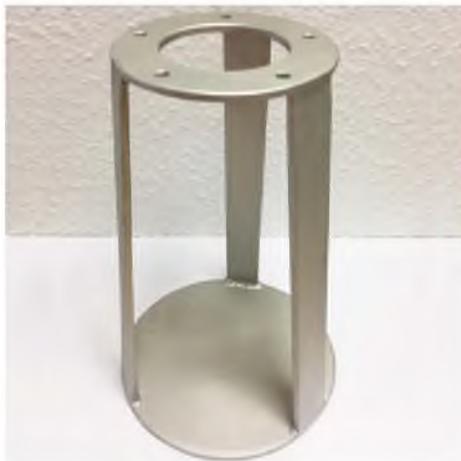

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajq@nt-rt.ru || сайт: <https://labc.nt-rt.ru/>